


## 高中圧分取精製装置 Purif®-Rp2を用いた 市販の蜂蜜に含まれる副成分の分取


蜂蜜に含まれる糖類はグルコースとフラクトースが主成分であり、その他少量の糖類を副成分として含みます。副成分が多い場合蜂蜜由来外の糖の混入などが疑われます。  
Purif®とRI検出器を用いることでハチミツに含まれる糖類を簡便に分取することが可能です。

**Purif®-Rp2は、様々なカラムや検出器を用いて分取可能です。**


A社蜂蜜  
(中国産)

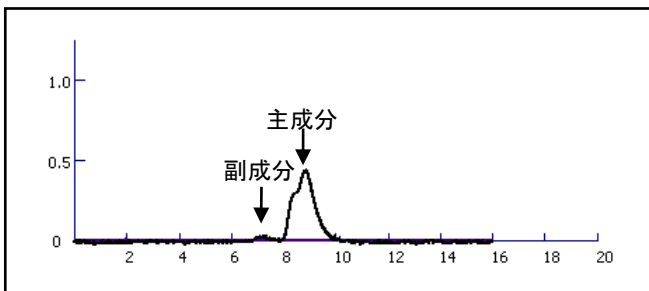


D社蜂蜜  
(台湾産)

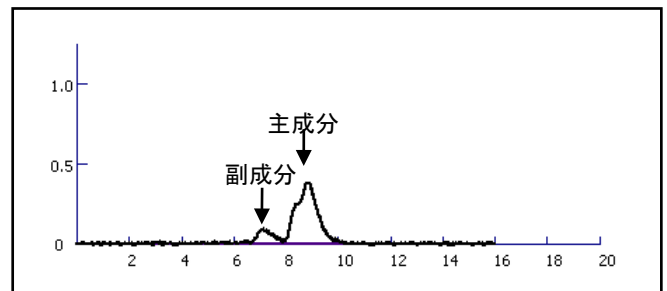


B社蜂蜜  
(中国, アルゼンチン産)

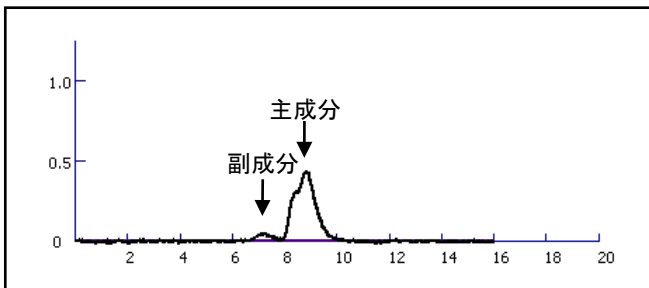


E社蜂蜜  
(国産)

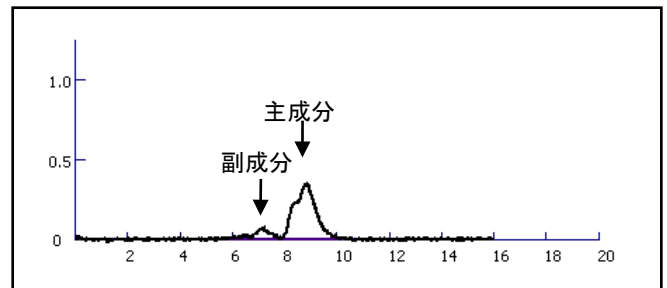

C社蜂蜜  
(カナダ産)

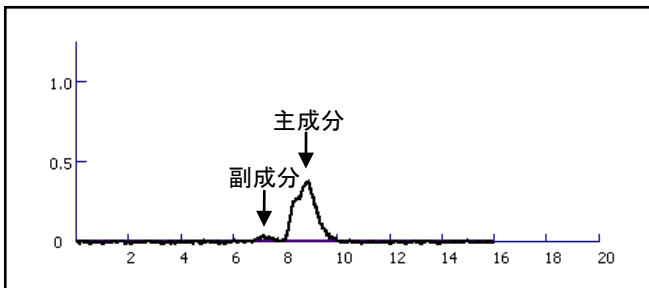


F社イソマルトオリゴ糖入り蜂蜜

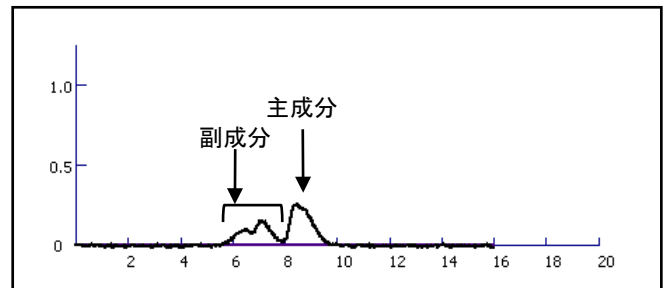

**【分取条件】**

- 装置 : Purif®-Rp2
- 検出器 : RI 501
- カラム : Shodex SUGAR KS-801 (80 °C)
- 移動相 : 水
- 流量 : 1.0 mL/min
- 濃度 : 蜂蜜 10 mg/mL
- 注入量 : 50 μL

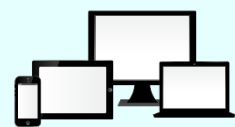

多数のアプリケーションを公開しております。  
ホームページをご利用ください。  
※右記QRコードからアクセスいただけます。



<https://www.shoko-science.jp/>

# Purif®-Rp2 高圧 & 中圧分取装置のメリット



分取で困っていませんか？  
「サンプル濃度が様々」「異なるカラムを試したい」  
「様々な溶媒を使いたい」「スケールアップしたい」  
「UV以外の検出器を使いたい」…など

**Purif®-Rp2なら1台で全て解決！**

◆ 2chを同一ソフトで  
同時運用可能

◆ コンパクトな設計


◆ 各種検出器に接続可能  
様々な分取に対応

## 高圧

- ・ 高分離分取
- ・ 高純度分取
- ・ 高感度セル搭載

## 中圧

- ・ スケールアップ
- ・ コストダウン
- ・ 分取セル搭載
- ・ 簡便な操作

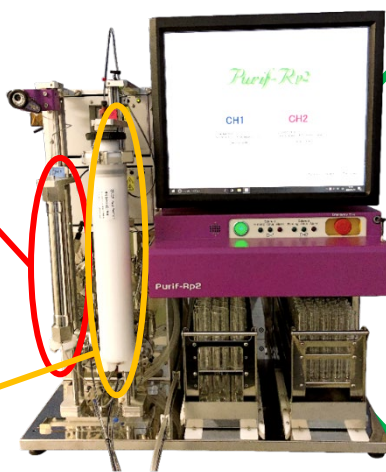

- ・ RIシリーズ
- ・ CD-200
- ・ ELSD など

## ～ カスタマーサポートセンターのご案内 ～

製品のお問合せ、技術的なご質問など、分析のお悩み相談をお受けしております。お気軽にご連絡ください。

TEL : 045-913-6689

E-mail : info@shoko-sc.co.jp

受付時間：10時～17時（時間外：12時～13時）

※土日、祝祭日、年末年始を除く



## SHOKO SCIENCE 昭光サイエンス株式会社

東日本営業所：〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-6688 FAX.045-913-5802

西日本営業所：〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3 TEL.06-7670-0976 FAX.06-7670-0982

横浜事業所：〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-6688 FAX.045-913-5802

埼玉事業所：〒345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷4-7-3 TEL.0480-35-2915 FAX.0480-35-2930

本社：〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-5808 FAX.045-913-5802

URL <https://www.shoko-sc.co.jp>

E-mail [info@shoko-sc.co.jp](mailto:info@shoko-sc.co.jp)

E-mail 会員募集中

ホームページ>お問合せ>

総合お問い合わせフォームよりお申し込みください。

